
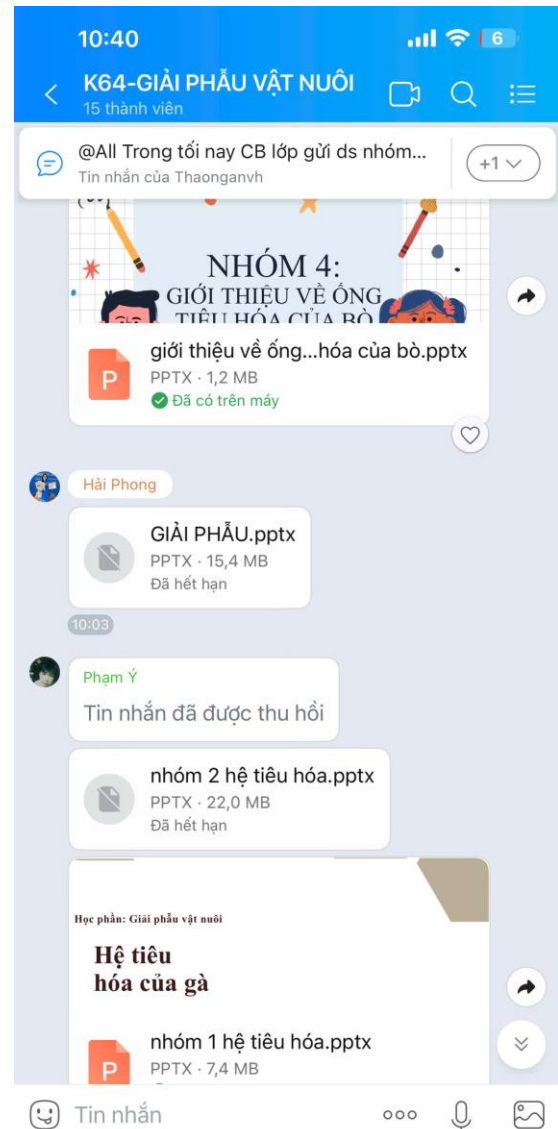


TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
VIỆN NÔNG NGHIỆP VÀ TÀI NGUYÊN

**NHÓM ZALO_TRAO ĐỔI THÔNG TIN GIỮA GIẢNG VIÊN - SINH VIÊN
NGOÀI GIỜ LÊN LỚP**

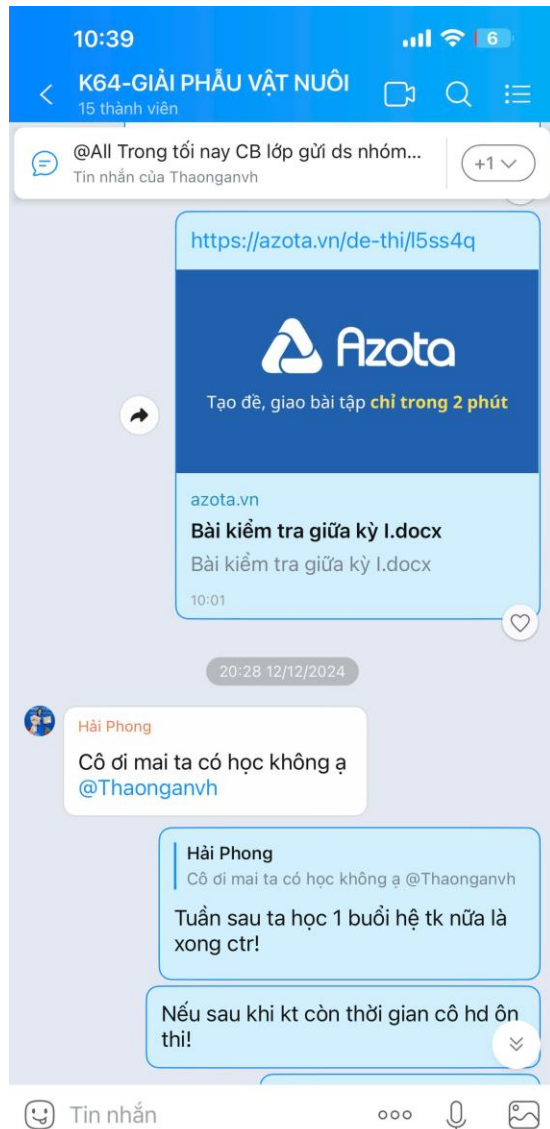

10:42

6

<

Thực hành Ký sinh trùng K...

26 thành viên

+

Q

☰

🗨️

Thông báo về lịch thực hành: Do chưa s...

Tin nhắn của Thaonganvh

+1

▼

14:45 12/12/2024

Quy trình lọc, tách cho PP phù nổi và sa lắng

HD

Procedure

1. Strain about a centimetre grain test sample

2. Strain the mixture

3. Pour the strained preparation into a centrifuge tube

4. Strain the mixture

5. Mix with water by stir.

6. Centrifuge at 1500 rpm for 5 minutes

7. The appearance of the suspension after centrifugation.

8. Decant the supernatant

9- A few drops of the suspension will remain in the tube over the sediment pellet

10- Using a pipette remove some of the sediment from the top layer and place a drop on a slide for examination.

11- Place a cover slip over the drop of sediment suspension

12- Examine under microscope.

14:45

15:34 12/12/2024

So mẫu

HD

10:42

6

<

Thực hành Ký sinh trùng K...

26 thành viên

+

Q

☰

🗨️

Thông báo về lịch thực hành: Do chưa s...

Tin nhắn của Thaonganvh

+1

▼

📌

Nguyễn Thế Anh đã ghim tin nhắn Thông báo về lịch thực hành.... Xem

10:06 12/12/2024

HD

Phân → phân → lắng gạn → & S

SĐUC.

→

→

1 - 2 - 3 - 4 - 5

Aug Thuận Thảo Dung Sao

Kiên Phấn Thảo Hiền Nguyễn

Huyền Khắc Minh Tài Thảo

Bùi Anh T. Đạt Hà Trúy

Huê Tiến Lương R. D. Tuấn

13:52 12/12/2024

Phạm Xuân Phú

2h hay 2h30 học cô hầy @Thaonganvh

Đặt nhắc hen

😊 Tin nhắn

😊 Tin nhắn